


## Hinweise zu Transport und Lagerung von ROMA Umweltsimulations- und Prüfkammern

Sehr geehrter Kunde,

mit dieser Lieferung erhalten Sie eine Umweltsimulations- und Prüfkammer der Firma Romakowski GmbH & Co.KG. Die Kammer wurde vor Auslieferung einer Qualitätsprüfung unterzogen und entspricht somit den vereinbarten technischen und optischen Ansprüchen. Damit das so bleibt, sind folgende Hinweise zu Transport und Lagerung von ROMA Umweltsimulations- und Prüfkammern zwingend zu beachten:

<b>Allgemein</b>	<p>Arbeiten Sie beim Entladen und Lagern besonders sorgfältig und beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften!</p> <p>Die Anweisungen der Montage- und Bedienungsanleitung sind zu beachten!</p> <p>Beschädigungen des Gehäuses sind zu vermeiden.</p>
<b>Transport und Anlieferung</b>	<p>Für die fachgerechte Beladung des LKWs und den ordnungsgemäßen Transport ist der LKW-Fahrer mitverantwortlich.</p> <p>Zur Ladungssicherung sind <u>ausschließlich</u> die gekennzeichneten Zurr- und Anschlagpunkte entsprechend Skizze 1 zu verwenden.</p> <p>Bei der Warenannahme ist vor der Entladung eine sorgfältige Sichtkontrolle auf Transportschäden durchzuführen.</p> <p>Eventuelle Beschädigungen oder fehlendes Zubehör sind sofort auf den Transportpapieren zu vermerken und umgehend an die Firma Romakowski GmbH &amp; Co. KG zu melden. Nehmen Sie das Gehäuse bei Abweichungen vom Lieferumfang und Schäden nicht in Betrieb.</p>
<b>Entladung</b>	<p>Zur Vermeidung von Beschädigungen an der Kammer, dürfen beim Entladen nur die vorgesehenen Anschlagpunkte verwendet werden (siehe Skizze 1).</p> <p>Zur Entladung sind geeignete Anschlagmittel und Traversen zu verwenden (siehe Skizze 2)!</p> <p>Bei Entladung mit dem Gabelstapler darf nur am Stahlrahmen angehoben werden. Auf ausreichende Länge der Gabelzinken ist zu achten!</p> <p>Das Gehäuse ist in eine spezielle Schutzfolie verpackt und sollte erst nach dem Transport zum Bestimmungsort entfernt werden.</p> <p>Prüfen Sie den Unterboden der Kammer auf Beschädigungen. <b>Dabei ist der Aufenthalt unter schwebenden Lasten verboten!</b></p> <p>Überprüfen Sie nach der Entladung die Kammer oder optionales Zubehör auf Vollständigkeit oder Beschädigungen.</p>
<b>Lagern</b>	<p>Das Gehäuse ist auf einer ebenen Fläche an einem gut belüfteten und trockenen Ort zu lagern.</p> <p>Zur Vermeidung von Kondenswasser ist die Verpackungsfolie zeitnah nach Anlieferung zu entfernen.</p> <p>Spätestens 3 Monate nach Anlieferung muss die Schutzfolie der Paneele vollständig entfernt werden. Die Kammer ist in diesem Zeitraum vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.</p>

## Skizze 1: Zurr- und Anschlagpunkte

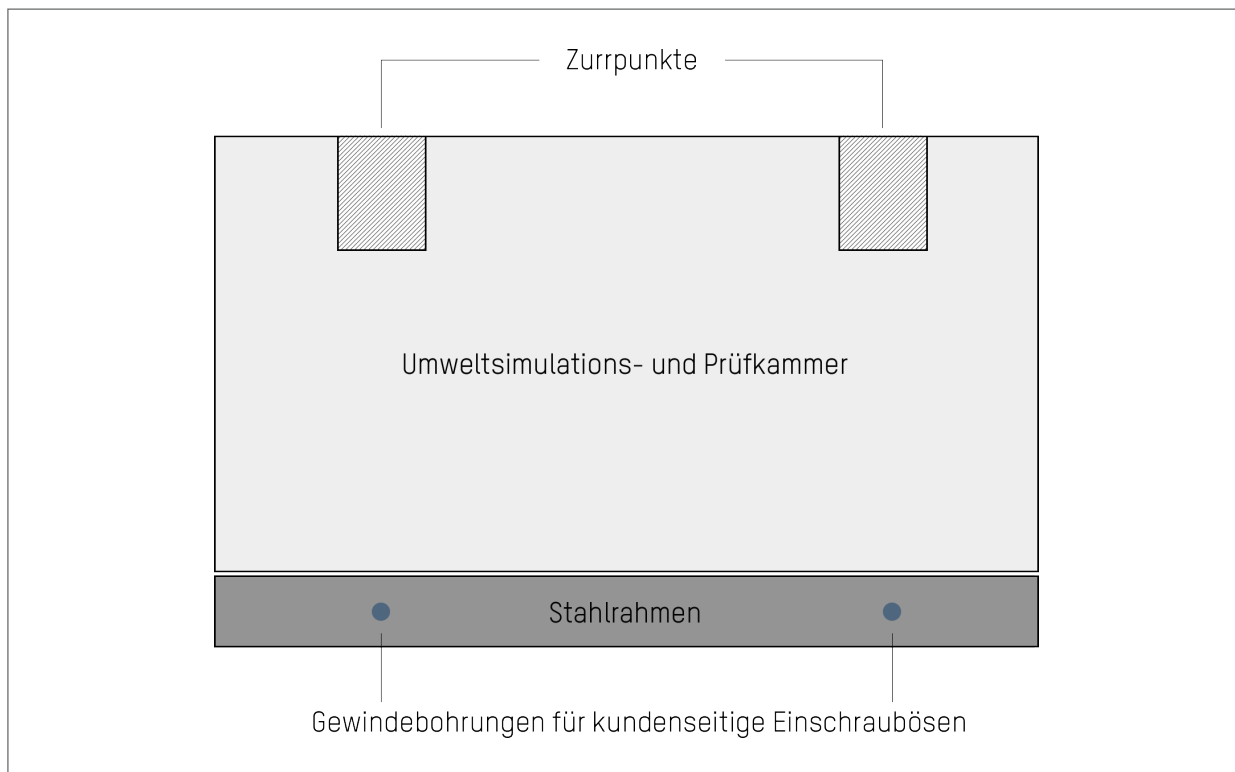

## Skizze 2: Verwendung Anschlagmittel

